

Analysbeställning och provtagningsanvisning

Endotoxin i luftprov (Skriv ut beställningen, fyll i och bifoga den sedan med proven)

Kontaktperson	Telefon	Provtagningsdatum
Debiteringsadress (om ej svarsadress)	Svarsadress	
Orgnr.		

Övriga upplysningar

Nummer		Provtagningsplats (ange typ av lokal/provtagningsplats)	Flöde (l/min.)	Provtagning	
Kassett	Pump			Start	Stop

Provtagningsmaterial

Laboratoriet skickar antingen;

A. Provtagningspumpar och filterkassetter i en väska. Pumparna är kalibrerade för ett luftflöde på 1,5 l/minut och vid provtagning är det bara att montera kassetten och utföra provtagningen enligt nedanstående instruktion.

B. Endast filterkassetter i en mindre låda. Här förutses att den som ska ta provet förfogar över en provtagningspump och har möjlighet att kalibrera flödet genom provtagaren efter att den monterats till pumpen.

Filterkassetterna är individuellt förpackade i Zip-lockpåsar. De filter som används är 25 mm teflonfilter (PTFE) med porstorleken 0,50 µm.

Kostnader

Provtagningsmaterial skickas kostnadsfritt till beställaren som dock står för kostnaden då provtagningsmaterial skickas tillbaka till laboratoriet. Om pumpar beställs enligt alternativ **A** ovan tar laboratoriet ut en kostnad för hyra av pumpen eller pumparna. Uppgifter om kostnaden för analysen av endotoxin och pumphyra framgår av prislistan på laboratoriets hemsida.

Luftprovtagning - Gör så här

1. Tag ut filterkassetten ur Zip-lockpåsen, tag bort proppen på kassetten underdel och koppla den till pumpen via slangen.
2. Anteckna nummer på filterkassetten och pump samt luftflöde och skriv in information om provtagningsplats i analysbeställningen.
3. Tag bort proppen på filterkassetten övre del och starta provtagningen. En enkel instruktion som beskriver handhavandet av den medskickade pumpen bifogas. Anteckna tiden för start av provtagningen. Provtagningen bör normalt ske under cirka 4 timmar vid ett flöde på 2 liter/minut. I kontor och bostäder som troligen har låga lufthalter av endotoxin kan provtagningstiden utökas till 6 timmar eller mer. Om man misstänker att halterna är mycket höga vilket kan vara fallet i djurstallar eller liknande kan tiden istället minskas till cirka 1 timma.
4. Stoppa provtagningen och anteckna tiden i analysbeställningen.
5. Lossa filterkassetten från slangen till pumpen och sätt på de röda eller blå propparna på kassetten under- respektive överdel.
6. Placera filterkassetten i sin Zip-lockpåse, förslut och lägg den i provtagningslådan.
7. Då samtliga prov har samlats sänds provtagningslådan eller väskan med pumpar och filterkassetter tillbaka till laboratoriet.



Senast uppdaterad; 200304/ RN, PL